

Návod na obsluhu(CZ)

Vrecková váha KERN TEE(SK)

Verze 1.0

11/2006

CZ





KERN TEE

Verze 1,0 11/2006

Provozní manuál Kapesní váha

1. Technické údaje

- Rozsah vážení (Max): 150 g
- Přesnost vážení (d): 0,1 g
- Provozní podmínky: 18 – 25 °C
Vzdušná vlhkost max. 85 % (nekondenzující)
- Napájení elektrickým proudem: Baterie 2 x 1,5V „AAA“

2. Obsluha

- Stlačit vypínač „ON“, na displeji váhy se nakrátko zobrazí „8.8.8.8“, a potom váha přejde na „0.0 g“.
- Položit vážené zboží na desku váhy; na displeji se zobrazí váha v gramech.
- Pomocí tlačítka „ZERO“ se může zobrazení na displeji nastavit na „0.0 g“.
- Přepnutí vážných jednotek: z g ► OZ (knoflík na spodní straně váhy)

3. Rozsah dodávky

- Kapesní váha
- Zakrytí váhy
- Baterie (2 x 1,5V „AAA“)
- Provozní manuál

4. Seřizování

- Tlačítko **CAL** stlačit na 3 sekundy, než se zobrazí „CAL“
 - č č
-